



# ALUMINIUM (AL)

## UK – Flex – TM

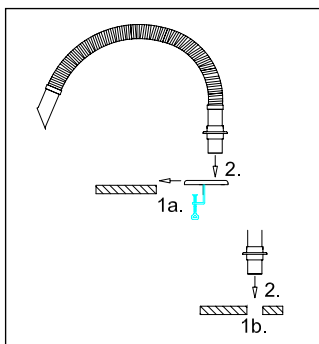

**Fig. 1**

- 1a. Mount the table bracket on the edge of the table and tighten the clamps.
- 1b. Or make a hole in the table with a diameter of 60 mm where the extraction arm is to be placed.
- 2 Place the socket pipe in the hole of the table/bracket and fasten the flange with the included screws.

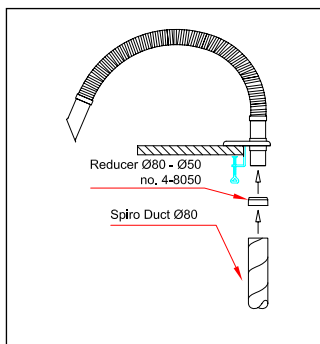


**Fig. 2**

1. Connect the extraction arm to the main ventilation duct with the Alsident® reducer.
2. The extraction arm is now ready for use.

- Twist the hose counter-clockwise to increase tension.
- Twist only until the tension required has been reached.
- The hose might break if the tension is too high (when moving the hose).
- Hoses longer than standard length might not be able to stay in position. This also applies if the suction pen is replaced by a hood.
- The hose is a wearing part with limited durability.
- Hoses that have been twisted too much will not be replaced.


(Other languages: Turn page)

## DE – Flex – TM

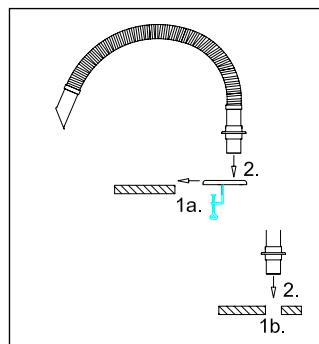

**Abb. 1**

- 1a. Halter auf Tischrand montieren und Zwingen festschrauben.
- 1b. Oder Loch mit Durchmesser 60 mm in Tischplatte bohren.
2. Sockelrohr in Halter/Loch plazieren und Flansch in Halter/Tisch mit den beigelegten Schrauben festschrauben.

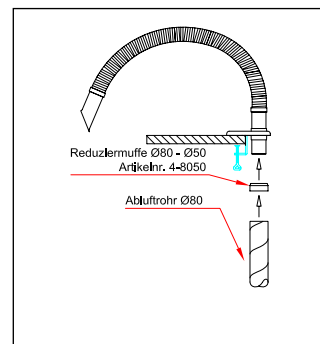


**Abb. 2**

1. Absaugarm mit Abluftrohr mittels der Alsident Reduziermuffe verbinden.
2. Der Absaugarm ist jetzt betriebsbereit.


- Der Schlauch wird durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn gespannt.
- Den Schlauch nur bis zur gewünschten Flexibilität spannen.
- Bei zu hoher Spannung besteht die Gefahr, dass der Schlauch beim Biegen bricht. Den Schlauch bitte nicht ziehen.
- Es kann nicht gewährleistet werden, dass Schläuche über der Standardlänge die Position halten können. Dies trifft auch zu wenn Hauben statt Saugspitzen montiert werden.
- Der Schlauch ist ein Verschleissstück mit einer begrenzten Lebensdauer.
- Schläuche, die überspannt wurden, werden auch nicht Kulanzmässig ersetzt.

## DK – Flex – BM

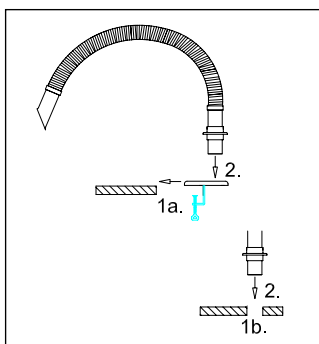

**Fig. 1**

- 1a. Sæt bordbeslaget fast på bordet og spænd tvingerne.
- 1b. Eller bór et hul Ø60 mm i bordet på den ønskede placering.
2. Placér sokkelrøret i hullet og skru flangen fast med de medfølgende skruer.

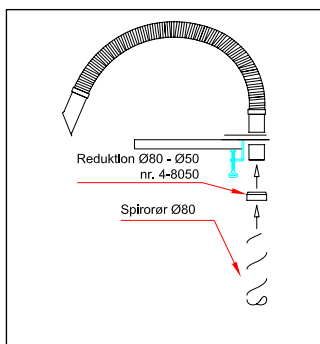

**Fig. 2**

1. Slut sugearmen til ventilationskanalen med en Alsident® reduktion.
2. Sugearmen er nu klar til brug.

- Slangen spændes ved at dreje den mod urets retning.
- Spænd kun til den ønskede fleksibilitet er opnået. Træk ikke i slangen; der kan opstå brud.
- Spændes slangen for meget, er der risiko for brud når slangen bøjes.
- Er slangen længere end anbefalet standardlængde eller monteres der andet skærmudstyr end sugespids, gives der ingen garanti for, at slangen kan holde sin position.
- Slangen er en sliddele med begrænset levetid.
- Der ydes ikke erstatning ved slitage eller på overpændte slanger.

BM

## Alsident® System 50 FLEX

Aluminium (AL) & Antistatic (AS)  
Aluminium (AL) & Antistatisch (AS)  
Aluminium (AL) & Antistatisk (AS)



(no joints) **Table mounting**  
(ohne Gelenke) **Tischmontage**  
(uden led) **Bordmontage**

Alsident® System A/S

Finlandsvej 10 · DK-8450 Hammel · Tlf.: +45 86 96 50 00 · Fax: +45 86 96 50 10  
info@alsident.com · www.alsident.com

**alsident®**  
system